

Bath Cleaner

说明书

名 称	Bath Cleaner
货 号	CSP010
外 观	液体
规 格	100mL
保 存	常温，请置阴凉处保存；18个月有效
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

在细胞培养过程中，培养箱，水浴锅，水盘等往往也是微生物滋生的温床。水浴锅/水盘卫士是一款专门用于清除和抑制实验室水体中真菌、细菌、支原体等微生物清除的产品。实验验证表明，其对各类真菌、细菌、支原体等微生物均有一定的清除效果，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达7-10天，多次使用即可清除。本产品有效成分是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类真菌、细菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。为确保良好的实验环境，实验室需严格进行定期消毒灭菌，设备清洁等工作。

【产品优势】

- 1、对真菌、细菌、支原体等微生物均有清除作用；
- 2、对小鼠和兔子做过相应灌喂及刺激试验，无任何不良反应；
- 3、专门用于清除水体中的微生物污染，可取代84消毒液处理方法；
- 4、无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10天即可完全降解；
- 5、操作方便，按比例加入水中即可。

【使用说明】（仅供参考）

- 1、清洗水浴锅后，用适当的消毒剂喷洒擦拭，推荐使用75%酒精或细胞房安全卫士（货号：CSP010）。
- 2、加入适当去离子水，按照1 : 1000的比例向水浴锅中加入本产品，每7-10天处理一次。

【注意事项】

- 1、操作时请穿戴实验服和一次性手套，不慎入眼请立即用水清洗，必要时请及时就医；
- 2、本产品仅供科研使用。