

支原体清除喷剂**说明书**

名 称	支原体清除喷剂
英 文	Mycoplasma removal spray
货 号	CSP250
规 格	500ml
保 存	常温阴凉保存 24 个月
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

本产品是一款能高效、无毒的能去除和预防工作区域中支原体污染的即用型喷雾。经多项独立试验验证表明，本产品适用于实验台、生物安全柜、超净工作台、二氧化碳培养箱、移液器、门把手等实验室设备及实验室环境的支原体污染的去除和预防，同时也适用于广谱的抗菌消毒。本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，进而有效抑制支原体 DNA 的复制，从遗传物质着手彻底杀灭支原体，达到彻底清除的作用。

优势：

- 安全性，对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验，无任何不良反应；
- 针对性，专门用于实验环境如实验台、实验设备、培养箱内，5 分钟内快速清除支原体污染；
- 理化性质，无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10 天即可完全降解；
- 操作简单，直接喷洒，操作方便，不会出现耐药性等问题

【注意事项】

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2、在实验室空间及实验设备、实验台表面，喷两层即可快速杀灭支原体；
- 3、喷洒本产品后，需要将实验环境密闭 10-20 分钟后使用；
- 4、建议 1-2 周至少处理一次；
- 5、仅供科研使用。