

念珠菌清除剂说明书

名称	念珠菌清除剂
英文	Candida clearance agent
货号	CSP258
规格	500ul/500ul*5
保存	4℃保存 6 个月；-20℃保存 12 个月
用途	仅供科研使用

【产品描述】

念珠菌清除剂对常见真菌污染（如：霉菌，酵母等）也有一定的抑制作用，主要用于清除细胞、血清、培养基中的念珠菌属污染。新一代抗真菌配方，只需 2-3 天就可以抑制念珠菌增长，一周左右即可清除念珠菌污染。本产品主要是通过特异性的破坏真菌细胞壁的结构，让真菌细胞失去固有形态及完整性，从而影响念珠菌属的正常代谢、离子交换和渗透压，让细胞彻底摆脱念珠菌的困扰，确保细胞的健康生长。

【操作说明】

1. 请在收到货后，将试剂管瞬时离心后保存；
2. 用 PBS 冲洗细胞 3~5 次，每次都从一个方向冲洗倒掉；
3. 推荐将念珠菌清除剂与完全培养液按 1:500 比例稀释，加入细胞正常培养；
4. 按照步骤 3 处理细胞 3~6 次。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2、分装储存，现配现用，避免反复冻融；
- 3、因本品与抗生素有拮抗作用，因此不得与抗生素混用；
- 4、若细胞污染非常严重，建议以 1:200 的比例使用，污染得到有效控制后降低药物浓度 1:500-800 继续处理 2~3 次；
- 5、因本产品属于多肽类产品，若部分细胞对本产品敏感，建议使用本品处理 2 天，然后停药处理 1-2 天，重复此步骤处理 3-5 个周期即可；
- 6、仅供科研使用。