

肿瘤干细胞完全培养基-成球

货号: ZQ-1601

【产品简介】

本产品专为肿瘤干细胞特异性培养而配制。是应用于各种组织源肿瘤原代细胞或细胞株进行干细胞纯化培养，大部分肿瘤细胞在此培养基条件下培养 3-10d 可获得肿瘤干细胞。

专为肿瘤干细胞肿瘤球形成而配制与优化的。本产品中不含血清，已包含肿瘤干细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于人肿瘤干细胞的体外培养。

【产品信息】

可培养细胞种类	肿瘤干细胞				
物理外观	液体				
浓度	1 X				
pH 值	7.2 ~ 7.4				
渗透压	320 ~ 350 mOsmol/kg				
内毒素	≤3 EU/mL				
微生物检测	细菌、真菌、支原体未检出				
细胞生长实验	细胞生长良好，形态正常				

套装组分	组分体积	性状	储存条件	运输条件	有效期
肿瘤干细胞完全培养基-基础	196mL	液体	2 ~ 8℃, 避光	蓝冰	12 个月
肿瘤干细胞完全培养基-添加物	4ml	液体	-20℃, 避光	干冰	12 个月
双抗	5mL	液体	-20℃, 避光	干冰	12 个月

【使用方法】

1. 在常温条件下溶解添加剂，轻轻晃动添加物确保内容物混匀；
2. 按照每 1 管添加物（体积以实物为准）加入 1 瓶 90mL 基础培养基的比例，充分混匀，双抗可根据实验要求自主选择使用；
3. 各组分产品避免暴露在阳光下，防止部分有效成分分解；
4. 不推荐 37℃ 水浴加热培养基，推荐按需分装，室温预热；
5. 配置好的完全培养基建议三个月左右使用完；
6. 现用现配，效果更佳。

【注意事项】

1. 本品仅限科研实验用途，不用于临床诊断及治疗；
2. 操作过程需遵循无菌规范，避免污染；
3. 请按标签所示温度进行保存；
4. 请在产品有效期内使用。

【企业质量体系】

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证，全流程质量管控合规可靠。

【文献奖励】

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊，可享文献奖励。

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官网



公众号



- 发表[中文论文]请标注：肿瘤干细胞完全培养基（ZQ-1601）由上海中乔新舟生物科技有限公司提供；
- 发表[英文论文]请标注：Complete Culture Medium for Tumor Stem Cells(ZQ-1601)were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd.” 或 “ZQXZbio”

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号，在菜单栏点击**快速查询**，选择**文献奖励**，即可查看文献奖励详细规则；
- 咨询官方客服，获取文献奖励详细规则。

****活动最终解释权归中乔新舟生物所有****

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官 网



公 众 号

